

Western 洗涤液

货号: PMK004

保存: 4 $^{\circ}$ 保存,一年有效。-20 $^{\circ}$ 可以长期保存,室温保存一个月内有效。

规格:500ml/1000ml

用途:本公司生产的 Western 洗涤液(Western Wash Buffer)适用于 Western Blot 时一抗或二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可以降低背景,增强信噪比。

产品简介:

本公司生产的 Western 洗涤液主要由 TBS、去污剂等组成。按照每张膜洗涤需要 5-10 毫升 Western 洗涤液(1X) 计算,一个包装的 Western 洗涤液可以洗涤 50-100 次。

产品内容:

货号	名称	PMK004-500	PMK004-1000
PMK004	Western 洗涤液	500ml	1000ml

使用方法:

在一抗或二抗孵育结束后,加入少量 Western 洗涤液,使之能盖住蛋白膜,在摇床上洗涤 5 分钟后,吸尽洗涤液,再加入新的洗涤液洗涤。共洗涤 3 次,每次 5 分钟。然后进行后续的操作。如果按照上述洗涤条件 Western 结果背景仍然较高,可以适当延长洗涤时间,并增加洗涤次数。通常,延长洗涤时间或增加洗涤次数 不会对 Western 结果产生负面影响。

注意事项:

- 1.本 Western 洗涤液经过滤除菌处理,使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在2周内用完。
- 2.本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 3.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK0090 PBST 缓冲液

PMK0029 PBS 缓冲液

PMK0019 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK0011 红细胞裂解液

PMK1012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK002 抗体稀释液

更多产品详情了解,请关注公众号:

