

显影定影试剂盒

2020.04.15R

货号: PMK005

保存: 室温保存, 至少一年有效。

规格: 2*250ml

产品简介: 产品可用于 Western、Northern、Southern 等后续压片曝光后的显影和定影。本产品配方特别适用 X 光片的显影定影, 也可用于普通的黑白底片或照片的显影定影。

产品内容:

货号	PMK005
显影定影试剂盒	2* 250ml

使用步骤:

1. 将曝光后的胶片直接完全浸没在显影液中。25℃显影 1-5 分钟。具体时间视显影情况而定, 可以在红灯下观察, 当发现显影的程度已经达到预定目标, 即可停止显影, 进行后续步骤。
2. 将定影后的胶片在自来水中冲洗 2~3min, 以完全冲洗去显影液。
3. 清洗后的胶片置于定影液中。25℃定影影 1-5 分钟。
4. 定影后的胶片用清水冲洗 2~5min, 除去残余试剂。将胶片晾干, 存档备用。

注意事项:

曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

更多产品详情了解, 请关注公众号:

