

## 破膜液

货号: PMK0461

保存: 4℃保存, 有效期 6 个月。

规格: 共计 100ml

### 产品简介:

该产品主要用于细胞染色或者免疫组化等试验的前期细胞膜通透处理, 以便色素及抗体顺利进入细胞达到染色目的。主要成分是 TritonX-100

### 操作步骤:

将切片甩干后滴加破膜液, 使其完全覆盖。常温下孵育 30min, 然后 PBS 摇床上洗 3 次, 每次 5-10min 即可。

### 注意事项:

1. 为防止破膜液流走可使用组化笔画圈。
1. 为了您的安全和健康, 请采取必要的防范措施。操作时应戴一次性手套, 穿实验服, 尽量避免与皮肤接触, 用后及时彻底冲洗。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

### 相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: