

von kossa 染液

货号: PMK0472。

保存: 4℃避光保存, 有效期 12 个月。

规格: 3×20ml。

产品简介:

Von Kossa 染液常用于组织中钙盐的染色, Von Kossa 染色是矿化结节染色的一种经典方法, 基本原理在于硝酸银与不溶性钙盐经复分解作用在组织原位形成可被还原的银盐。然后在强光或紫外光或及强还原剂作用下, 银盐被还原为黑色的单质银, 实现组织中钙盐的显色, 适用于钙盐沉积较多的样本。

本产品为套装, 包含细胞核及细胞浆复染液, 其中 Von Kossa 染液为硝酸银溶液。经染色后, 钙盐沉积区呈黑色, 细胞核呈蓝色, 背景浅红色。。

注意事项:

1. 涂片厚薄适宜, 固定后方可染色。
2. 所加染液以覆盖涂片为宜, 不能过少, 以免蒸发而染料沉淀。
3. 冬季染色时, 如环境温度较低时, 苏木素、橙黄、伊红的染色时间可适当延长。
4. 固定液应定期更换, 以免固定不充分导致着色不佳。
5. 染色液应定期更换, 以免影响染色效果。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

更多产品详情了解, 请关注公众号:

