

苏木素返蓝液

2020.04.15R

货号: PMK0556

保存: 常温保存, 18 个月有效。

规格: 500ml

用途: 本公司生产的苏木素返蓝液, 主要用于调节苏木素的染色, 从紫色变为蓝色。

产品简介:

本公司生产的苏木素返蓝液主要由 Tris 等成分组成, 用于配合 HE 染液做各种细胞、组织石蜡切片、冰冻切片、火棉胶切片、树脂切片、涂片、印片的染色。HE 染色中的显蓝又称返蓝、促蓝、变蓝, 是指用苏木将染色的组织切片分化液分化后, 其颜色由原来的深蓝色变成粉红色, 再用弱碱性水溶液处理, 使其由浅色变为应有的蓝色。苏木素染色这一显蓝过程是 HE 染色所必需的, 显蓝处理恰当, 核才能呈现出鲜艳的颜色。

产品内容:

货号	名称	PMK0556-500
PMK0556	苏木素返蓝液	500ml

使用步骤:

切片分化水洗后, 用苏木素返蓝液进行返蓝 8-15min, 具体时间看实验情况而定。

注意事项:

1. 使用场所应通风, 并远离火源。
 2. 切片从分化液取出后需要清洗干净再放入返蓝液中, 否则会造成返蓝液污染。
 3. 返蓝液可重复使用。
 4. 冬季气温较低时苏木素染色液不易着色, 可适当延长返蓝时间。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号:

