

# 多聚赖氨酸溶液

货号：PMK0247

保存：4℃ 避光保存 12 个月

规格：50ml

用途：PLL 是一种粘附剂，常用于载玻片的包被，可以直接稀释后用于细胞或组织培养方面的实验。

## 产品简介：

多聚赖氨酸溶液英文名为 Poly-L-lysine Solution 简称 PLL。Leagene Poly-L-lysine 为 Poly-L-lysine hydrobromide，分子式为  $L-Lys-(L-Lys)_n-L-Lys \cdot xHBr$ ，分子量为 150,000~300,000，CAS Number 25988-63-0。

PLL 是一种粘附剂，常用于载玻片的包被，可以直接稀释后用于细胞或组织培养方面的实验。分子量大于 70,000 的多聚赖氨酸可以促进细胞贴壁生长，本产品可以用于促进细胞的贴壁生长和核酸杂交。制备好的载玻片可 4℃ 保存半年。

## 产品内容：

货号 PMK0247

多聚赖氨酸溶液 50ml

## 使用方法：

用于细胞培养

- ①根据实验需要 Poly-L-lysine Solution 稀释至适当浓度溶液后即可使用。不同的细胞，Poly-L-lysine Solution 包被 (Coating) 的时间和浓度，甚至稀释液的选择有所不同，请自行参考相关文献进行适当的包被。
- ②Poly-L-lysine Solution 用于细胞培养时，包被至少 5min，有些实验需要包被 1~2h，有些情况则需要包被过夜。
- ③包被完成后，吸 Poly-L-lysine Solution，干燥培养器皿，至肉眼观察完全干燥。通风橱内吹风数分钟即可完成干燥，对于有些实验则需要干燥 2h 或更长时间。干燥时间较长通常会更加有利于后续的细胞粘附。
- ④进行细胞培养，也可以用水、PBS 或培养液等适当溶液润洗后再进行细胞培养。

用于核酸杂交

- ①方法一：取事先准备好的载玻片或盖玻片经 160℃ 冷却至室温，在 Poly-L-lysine Solution 上下浸蘸几下，自然干燥，4℃ 备用，亦可室温保存 1 个月。
- ②方法二：Poly-L-lysine Solution 涂于玻片上，自然干燥后即可使用，可用于细胞涂片和切片。
- ③方法三：滴加 5~10  $\mu$ l Poly-L-lysine Solution 至玻片上，用另一盖玻片以血涂片方法推片或用另一玻片紧贴于其上，相互摩擦以使两玻片相对的一面涂布上明胶包被溶液。

## 注意事项：

Poly-L-lysine 可以被某些细胞所消化并吸收，摄入过多的 Poly-L-lysine 会产生一定的细胞毒性。

## 产品说明书

避免反复冻融，如果大量使用，可以取适量溶液置于 4℃ 保存，6 个月有效。

浸蘸 Poly-L-lysine Solution 时，务必使玻片完全浸入液体中，否则易使包被不完全产生样本脱落现象。

干燥过程中注意避免尘埃污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK0090 PBST 缓冲液

PMK0029 PBS 缓冲液

PMK0019 30%丙烯酰胺 (29:1)

PMK0011 红细胞裂解液

PMK1012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK002 抗体稀释液

更多产品详情了解，请关注公众号：

