

高吸附性 ELISA 包被液 (5×)

货号：PMKC02ES

保存：4℃避光保存 12 个月

规格：500mL/1000mL

预期用途：酶标板包被

产品简介：

本品为 5×的浓缩储存液，使用前，用双蒸水或纯水稀 5 倍即为即用型工作液，用于 ELISA 中酶标板的抗原或抗体包被，高吸附性，能够显著降低抗原或抗体的包被浓度。

产品内容

试剂盒组分	规格		储存条件
	500mL	1000mL	
高吸附性 ELISA 包被液 (5×) 溶液	500mL	1000mL	4℃ 保存

试剂准备

高吸附性 ELISA 包被液 (5×) 溶液：使用前，用双蒸水或纯水稀 5 倍即为即用型工作液。如：取 10mL 高吸附性 ELISA 包被液 (5×)，加入 40mL 双蒸水或纯水得包被工作液。

使用方法

使用时取适量稀释后的包被工作液将待包被抗原或抗体溶液稀释至合适的包被浓度，根据实验需要在酶标板的每个反应孔中加入适量体积（通常建议 100 μL/孔），4℃包被过夜或者 37℃孵育 2 小时。

注意事项

1. 实验过程中请穿戴实验服、口罩和乳胶手套。请按照生物实验室的国家安全规定进行实验，尤其是在检测血样或其他体液时。
2. 本试剂仅用于实验室科学研究，如果本试剂用于临床诊断或任何其他用途，我们将不对任何后果负责。
3. 本试剂应在有效期内使用，并请严格按照说明书进行存储。
4. 不同批次号、不同厂家之间的组分不要混用；否则，可能导致结果异常。
5. 勤换吸头，避免各组分之间的交叉污染。

相关产品：

PMKC01ES 高吸附性 ELISA 包被液 (1×)

PMKES01 通用型酶联免疫 (ELISA) 工具箱 A

PMKES02 通用型酶联免疫 (ELISA) 工具箱 B (高敏)

更多产品详情了解，请关注公众号：

